



EHA105 农杆菌电转感受态细胞

目录号: BC307

储存条件: -70°C保存, 避免反复冻融。

组成	BC307-01
EHA105 Electrocompetent cells	20×50μl
pCAMBIA2301 (1ug/μl)	1 支

基因型: C58 (*Rif^R*) Ti *pEHA105* (*pTiBo542DT-DNA*) (*Str^R*), Succinamopine type

产品说明:

EHA105由EHA101菌株改造而来(Hood et al., 1993), 为农杆菌C58型背景, 核基因中含有利福平抗性基因(Rif)。此菌株还携带一种自身转运功能丧失的质粒(disarmed Ti plasmid)。EHA105菌株含有胭脂碱型Ti质粒pEHA105 (*pTiBo542DT-DNA*), 该质粒含有vir基因(vir基因是TDNA插入植物基因组所必需的元件, pEHA105 (*pTiBo542DT-DNA*)质粒自身的T-DNA转移功能被破坏, 但可辅助植物双元表达载体的T-DNA的转移)。pEHA105 (*pTiBo542DT-DNA*)质粒还含有Str抗性基因, 赋予EHA105菌株链霉素抗性。EHA105农杆菌适用于水稻、烟草等植物的转基因操作。EHA105电转感受态特别适用于大质粒的转化, 经pCAMBIA2301质粒检测转化效率大于10⁵ cfu/μg DNA。

操作方法:

1. 电极间距为0.1cm的电转杯 (Gene Pulser®/MicroPulser™ electroporation cuvettes) 插入碎冰中, 压实冰面, 冰中静置5分钟, 使电转杯充分降温。(电转杯重复使用方法: 每次用完后, 用大量的自来水冲洗干净去掉菌液和DNA, 用蒸馏水洗3遍, 将其泡在75%乙醇中30分钟, 取出杯子, 沥干液体, 放在超净台中, 使乙醇充分挥发, 盖上盖子放干燥地方备用。)
2. 取-70°C保存的农杆菌感受态插入冰中5分钟, 待其融化, 加入10ng-1μg质粒DNA (洗脱或溶解质粒的溶液中离子不能太高, 可用双蒸水稀释。**第一次使用前最好做预实验确定所加质粒的最佳量**), 用手拨打管底混匀, 立即插入冰中, 在超净台中用无菌吸头将感受态-质粒混合物快速移到电击杯中, 盖上杯盖, 空管保留待用。
3. 启动电转仪, 设置电击参数: C=25μF, PC=200ohm, V=2.4KV (此参数为BioRad公司推荐, 依据不同电转仪设置针对农杆菌合适的电击参数)。用纸巾擦掉电转杯外部的水分, 将电转杯快速放入电转槽中进行电击步骤。电击完成后, 将电转杯快速插入冰中, 加入700μl无抗生素的LB并转移到原来保留的感受态空管中, 28°C, 150-200 rpm, 振荡培养2-3小时。
4. 6000rpm离心一分钟收菌, 留取200μl左右上清轻轻吹打重悬菌块, 取100μl的菌液涂布于含相应抗生素的LB或YEB平板上, 倒置放于28°C培养箱培养2-3天(当平板只含有50μg/ml Kan时, 28°C培养48小时即

可；平板中同时加入50 μ g/ml Kan, 20 μ g/ml Rif时，需28℃培养60小时；如果使用的平板含有50 μ g/ml Rif则需要28℃培养72-90小时）。

注意事项：

1. 混入质粒时应轻柔操作，加入质粒的体积不大于感受态体积的1/10，质粒不纯或超大质粒会导致转化效率急剧下降。
2. 平板上菌落过多时，菌落很小。为了获得大的菌落，应减少质粒用量或减少涂布量，或将菌落转移到新平板上生长。
3. 利福平使用的工作浓度不应高于25 μ g/ml，过高的利福平浓度会降低生长速度和转化效率。
4. 利福平具有防止杂菌生长筛选农杆菌的作用；根据所用菌株抗性加入链霉素或庆大霉素可防止Ti质粒丢失，但链霉素不利于农杆菌的转基因操作，所以一般培养农杆菌时可不考虑添加链霉素或庆大霉素，Ti质粒丢失的概率极低（可忽略）。

Hood EE, Gelvin SB, Melchers S, Hoekema A (1993) New Agrobacterium helper plasmids for gene transfer to plants (EHA105). Trans Res 2:208-218

BM190325